



DEN HYGIENE-STATUS IMMER  
UND ÜBERALL ÜBERPRÜFEN

# Lumitester™ SMART

Hygienemonitoring  
in drei einfachen Schritten

Zugriff von überall  
mit Cloud-Speicherung



Datenvisualisierung via App

Mit A3-Erkennung  
**ATP+ADP+AMP**

Zuverlässiger und empfindlicher | A3 findet, was andere übersehen



HyServe



# MACHEN SIE HYGIENE-MONITORING ZU EINER GEWOHNHEIT FÜR JEDERMANN

Mit der App kann jeder die Sauberkeit leicht überprüfen



## Messen | Einfach zu bedienen, Ergebnisse innerhalb von 10 Sekunden

STEP 1

### Tupfen

Die Probe betupfen und den Abstrichtupfer in das Hauptgehäuse einsetzen.



STEP 2

### Messen

Gut schütteln und in den Lumitester einsetzen



STEP 3

### Analysieren

Messwerte (RLU) werden innerhalb von 10 Sekunden angezeigt



## Verstehen | App zur kontinuierlichen Überwachung verschiedener Daten

Durch Anmeldung in unserer spezialisierten App können erfasste Daten in Zeitreihen angezeigt werden. Bestehensraten werden automatisch grafisch dargestellt und Verbesserungen können visualisiert werden. Mitarbeiter werden ein größeres Hygienebewusstsein entwickeln und einen Umwelthygiene-Standard aufrechterhalten, was das Vertrauen in Ihr Unternehmen stärkt.



Anzeige von Zeitreihendaten



Visualisierung der gesamten Prüfergebnisse durch Diagramme



## Connection | Zentralisierte Daten an mehreren Standorten mit Cloud-Datenverwaltung

Die Daten werden in der Cloud gespeichert und können von überall auf der Welt abgerufen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Erkennung und Reaktion auf eventuell auftretende Probleme.



### Messgerät Lumitester Smart Art.Nr. 1402653

Messzeit: 10sec.  
Stromversorgung: 2x Batterien (AA)  
Lieferumfang: 2x Batterien (AA), Reinigungsbürste, USB-Kabel, Trageschleufe, Kurzbedienungsanleitung

\* Die Messung gibt Aufschluss über den aktuellen Reinigungs-/Hygienestatus und kann nicht für die Bestimmung spezifischer Keime bzw. zur Umrechnung auf Koloniebildende Einheiten (KBE) herangezogen werden.

Für mehr Informationen oder diesbezüglichen Fragen stehen wir Ihnen gerne unter +49 8846 1344 oder per Mail an [info@hyserve.com](mailto:info@hyserve.com) zur Verfügung.

### Passende Swabs:

Art.Nr.:	Bezeichnung:	VE:
1702671	LuciPac A3 Surface für Oberflächen (zur Detektion von ATP, AMP und ADP)	100 Stk.
1702672	LuciPac A3 Water für Flüssigkeiten (zur Detektion von ATP, AMP und ADP)	100 Stk.
1002671	LuciPac Pen für Oberflächen (zur Detektion von ATP+AMP)	100 Stk.
1002672	LuciPac Pen AQUA für Flüssigkeiten (zur Detektion von ATP +AMP)	100 Stk.



# HyServe

HyServe GmbH & Co KG.  
Hechenrainerstrasse 24  
D- 82449 Uffing am Staffelsee  
Tel. 0049 – 8846-1344  
Fax 0049 – 8846-1342  
[info@hyserve.com](mailto:info@hyserve.com) [www.hyserve.com](http://www.hyserve.com)