



FOR ET HYGIEJNISK MILJØ PÅ
ALLE ARBEJDSPLADSER

Lumitester™ Smart

Hygiejnestyring
i tre lette trin

Adgang overalt
med opbevaring i skyen



Visualiser data med App

Med **A3** detektion
ATP+ADP+AMP

kikkoman

Mere pålidelig og følsom

A3 finder hvad de andre overser



GØR HYGIEJNEOVERVÅGNING TIL EN VANE FOR ALLE

Med appen kan alle nemt tjekke renligheden



Måling | Nem at bruge, resultater på 10 sekunder

STEP 1 Podepind

Pod en prøve og indsæt podepinden i røret



STEP 2 Måling

Ryst den godt og indsæt den i Lumitester



STEP 3 Analyse

Målinger (RLU) vises inden for 10 sekunder



Forstå | En app til løbende overvågning af mange data

Registrerede data kan vises i tids-serier ved registrering med vores specialiserede App. Godkendelsesgraden af inspektionen vises automatisk i grafer, og forbedringer kan visualiseres. Medarbejderne vil være mere bevidste om hygiejnen, og vil opretholde en høj standard af renlighed i miljøet, som vil hjælpe med at skabe større tillid til din virksomhed.



Viser tids-serie data for hver inspektion.



Visualiserer overordnede inspektionsdata med grafer.



Tilslut | Centraliserede multi-site data med datastyring i skyen

Data kan opbevares i skyen, og kan tilgås overalt i verden. Det gør det muligt hurtigere at opdage og sætte ind overfor problemerne.



■ Lumitester™ Smart Produktkode: 61234

Måletid	10 sekunder
Dataoutput	RLU (Relative Light Unit)
Strøm	2 alkaline eller nikkel-hydrid genopladelige batterier (AA)
Tilbehør	2 alkaline-batterier (AA), rengøringsbørste, USB kabel, rem, Quick Manual

- ✘ Brug ikke dette produkt til andet end hygiejneovervågning.
- ✘ Lucipac A3 og Lumitester Smart skal ikke anvendes til at tælle generelle, levende bakterier eller opdage specifikke patogener.

LuciPac™ A3 Surface	Produktkode: 60361	100 podepinde/kit
LuciPac™ A3 Water	Produktkode: 60365	100 podepinde/kit

Opbevaringsforhold	2° - 8°C (Må ikke fryses)
25°C	14 dage (uåbnet)
30°C	5 dage (uåbnet)
Udløbsdato	15 måneder efter fremstillingsdato

- ✘ Brug LuciPac A3 til Lumitester Smart, PD-30 eller PD-20. Anvend ikke til andre modeller.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
 http://www.kikkoman3.com/
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



Scan for mere info om
A3 Hygiene Monitoring System