



من أجل بيئة صحية في جميع أماكن العمل

# Lumitester™ smart

مراقبة النظافة  
بثلاث خطوات بسيطة

الوصول إلى التطبيق  
من أي مكان  
بواسطة التخزين



يمكن إظهار البيانات مع  
الوصول إلى

مع الكشف بتقنية **3A**

**AMP+ADP+ATP**

kikkoman

تقنية A3 عشر على ما تفهده الآخرون | موثوقة وحساسة أعلى

# يجعل مراقبة النظافة عادة لدى كل فرد

يمكن لأي شخص التحقق من النظافة بسهولة بواسطة التطبيق،



## أخذ القياس

## نتائج سهلة الاستخدام في غضون 10 ثوانٍ

STEP 1

### امسح

امسح العينة وأدخل المسحة داخل الجسم الرئيسي.



STEP 2

### أخذ القياس

قم برج العبوة جيداً وأدخلها داخل جهاز Lumitester



STEP 3

### حلل

تُعرض القياسات بوحدة الضوء النسبية (RLU) خلال 10 ثوانٍ



## افهم

## تطبيق لمراقبة بيانات متعددة بشكل متواصل

يمكن عرض البيانات المسجلة في السلاسل الزمنية عن طريق التسجيل في تطبيقنا المتخصص. يتم بشكل تلقائي عرض معدلات نجاح الفحص على شكل رسوم بيانية ويمكن إظهار التحسينات. سيكون الموظفون أكثر وعياً بالنظافة، وسيحافظون على مستوى عالٍ من الصحة البيئية، مما يساعد على بناء ثقة أكبر بعملك



عرض بيانات السلاسل الزمنية لكل فحص



إظهار درجات الفحص الشامل من خلال الرسوم البيانية



## وصّل

## بيانات مركزية متعددة المواقع مع إدارة البيانات السحابية

سيتم تخزين البيانات في السحابة ويمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم. سيسمح هذا بالكشف السريع والاستجابة السريعة لأي مشاكل قد تنشأ.



## رمز المنتج: Lumitester™ Smart 61234

وقت القياس 10 ثوانٍ

مخرجات البيانات

RLU (وحدة ضوء نسبية)

الطاقة

بطارياتان قلويتان أو بطارياتان نيكل هيدريد (AA) قابلتان لإعادة الشحن.

الملحقات

بطارياتان قلويتان (AA)، فرشاة تنظيف، كابل

يو إس بي، حزام، دليل سريع

100 مسحة/الطقم  
100 مسحة/الطقم

رمز المنتج: 60361  
رمز المنتج: 60365

سطح A3 الخاص بـ LuciPac™  
ماء A3 الخاص بـ LuciPac™

ظروف التخزين 2-8 درجة مئوية (تجنب تجميده)

25 درجة مئوية يوماً (دون فتحه)

30 درجة مئوية 5 أيام (دون فتحه)

انتهاء الصلاحية 15 شهراً بعد تاريخ التصنيع

✗ لا تستخدم هذا المنتج لأغراض أخرى غير مراقبة النظافة.

✗ لا يجب استخدام Lumitester Smart و LuciPac A3 لحساب البكتيريا الحية العامة أو للكشف عن مسببات أمراض محددة.

✗ استخدم LuciPac A3 من أجل Lumitester Smart أو PD-30 أو PD-20. لا تستخدمه مع موديلات أخرى.

شركة كيكومين بيوكيميفا

Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan 1-1-2

الهاتف: +81-3-5521-5481 الفاكس: +81-3-5521-5498

biochemifa@mail.kikkoman.co.jp

/http://www.kikkoman3.com

/http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e

