



VOOR EEN HYGIËNISCHE  
OMGEVING OP ELKE WERKPLEK

# Lumitester™ Smart

Hygiënecontrole  
in drie makkelijke stappen

Toegang van waar dan ook  
met cloudopslag



Bekijk de gegevens met de app

Met **A3**-detectie  
**ATP+ADP+AMP**

kikkoman

Betrouwbaarder en gevoeliger | A3 vindt wat andere niet vinden



# MAAK HYGIËNECONTROLE VOOR IEDEREEN EEN GEWOONTE

Iedereen kan met de app makkelijk de hygiëne controleren



**Meten**

**Makkelijk in het gebruik, resultaten binnen 10 seconden**

**STEP 1**

**Staaftje**

Haal het staaftje over het monster en doe het staaftje in het hoofdtoestel



**STEP 2**

**Meten**

Schud goed en doe in de Lumitester



**STEP 3**

**Analyseren**

Metingen (RLU) binnen 10 seconden getoond



**Beariiben**

**App om voortdurend meerdere gegevens te controleren**

De geregistreerde gegevens kunnen in een tijdserie worden getoond middels registratie met onze gespecialiseerde app. De inspectiepasseraties worden automatisch in een diagram vastgelegd, en verbeteringen zijn te bekijken. Werknemers zullen zich beter van hygiëne bewust worden, en zullen een hoge hygiënorm op hun werkplek aanhouden, waardoor u in uw zaak meer vertrouwen kunt opbouwen.



Toon tijd-seriegegevens voor elke inspectie



Bekijk de algehele inspectiescores in diagrammen



**Verbin**

**Gecentraliseerde multisite-gegevens met cloudgegevensbeheer**

De gegevens worden in de cloud opgeslagen en men kan er van waar dan ook ter wereld toegang toe hebben. Dit maakt een snelle detectie en reactie op eventuele problemen mogelijk.



## ■ Lumitester™ Smart Productcode: 61234

Meettijd	10 seconden
Gegevensoutput	RLU (Relative Light Unit)
Stroomvoorziening	2 alkaline of nikkelhydride oplaadbare batterijen (AA)
Accessoires	2 alkaline batterijen (AA), schoonmaakborstel, USB kabel, bandje, Snelstartgids

- ✗ Gebruik dit product uitsluitend voor hygiënecontrole.
- ✗ Lucipac A3 en Lumitester Smart moeten niet gebruikt worden om algemene levende bacteriën te tellen of specifieke ziektekiemen te detecteren.

LuciPac™ A3 Surface	Product code: 60361	100 staaftjes/set
LuciPac™ A3 Water	Productcode: 60365	100 staaftjes/set

<b>Opslagomstandigheden</b>	2-8°C (Niet invriezen)
<b>25°C</b>	14 dagen (ongeopend)
<b>30°C</b>	5 dagen (ongeopend)
<b>Vervaldatum</b>	15 maanden na productiedatum

- ✗ Gebruik LuciPac A3 voor Lumitester Smart, PD-30 of PD-20. Niet voor andere modellen gebruiken.

## Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003 JAPAN  
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498  
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp  
 http://www.kikkoman3.com/  
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



Scan voor meer info over het A3 Hygiënecontrolesysteem