



TÜM İŞ YERLERİNDE TEMİZ BİR ORTAM
İÇİN

Lumitester™ Smart

Üç kolay adımda hijyen
kontrolü

Bulut depolamasıyla
istediğiniz yerden erişim



Uygulamayla verileri görselleştirin

A3 Algılamasıyla
ATP+ADP+AMP

kikkoman

Daha Güvenilir ve Hassas

A3, Diğerlerinin



HİJYEN KONTROLÜNÜ HERKES İÇİN BİR ALIŞKANLIK HÂLINE GETİRİN

Uygulama ile temizlik seviyesini herkes kontrol edebilir



Ölçün

Kullanımı kolay, 10 saniye içerisinde sonuç elde etme

STEP 1

Çubuk

Numuneyi sıyırın ve çubuğu ürüne yerleştirin



STEP 2

Ölçün

İyi sallayın ve Lumitester'e yerleştirin



STEP 3

Analiz Edin

Ölçümler (RLU) 10 saniye içerisinde görüntülenir



Anlavin

Sürekli olarak birden fazla veriyi izleyen uygulama

Kaydedilen veriler, özel Uygulamamız kullanılarak zamana göre görüntülenebilir. Denetim sonucu elde edilen geçti oranları otomatik olarak grafiğe dökülür ve iyileştirmeler görsel olarak sunulur. Çalışanlar hijyene daha fazla dikkat ederler; çevresel hijyen kurallarını yüksek seviyede uygulayarak işletmenize daha çok güven duyulmasını sağlarlar.



Her denetim için zamana göre



Grafikler yardımıyla genel kontrol



Bağlanı

Bulut veri yönetimiyle merkezi çok sahali veri

Veriler bulutta saklanır ve dünyanın her yerinden erişilebilir. Bu, çıkabilecek sorunları hızlı bir şekilde algılama ve bunlara derhal müdahale etme imkânı sağlar.



Lumitester™ Smart Ürün kodu: 61234

Ölçüm süresi	10 saniye
Veri çıkışı	RLU (Bağıl Işık Birimi)
Güç	2 alkalin veya nikel hidrit şarj edilebilir pil(AA)
Aksesuarlar	2 alkalin pil (AA), Temizlik fırçası, USB kablosu, Kayış, Hızlı Kılavuz

✘ Bu ürünü, hijyen kontrolü dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanmayın.

✘ Lucipac A3 ve Lumitester Smart, canlı bakteri sayımı veya belirli patojen algılama işlemleri için kullanılmamalıdır.

LuciPac™ A3 Surface	Ürün kodu: 60361	100 çubuk/kit
LuciPac™ A3 Water	Ürün kodu: 60365	100 çubuk/kit

Saklama Koşulu	2-8°C (Dondurmadan)
25°C	14 gün (Açılmadan)
30°C	5 gün(Açılmadan)
Son kullanma tarihi	Üretim tarihinden itibaren 15 ay sonunda

✘ LuciPac A3'ü Lumitester Smart , PD-30 veya PD-20 ile kullanın. Başka modellerle kullanmayın.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japonya
TEL: +81-3-5521-5481 FAKS: +81-3-5521-5498
biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
http://www.kikkomana3.com/
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



✘ Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin de@şebilir.
© 2018 Kikkoman Corp. (15020181101)

A3 Hijyen Kontrol Sistemine dair daha fazla bilgi için tıklayın