



PARA UN AMBIENTE HIGIÉNICO EN TODOS  
LOS LUGARES DE TRABAJO

# Lumitester™ Smart

Monitorización de higiene  
en tres sencillos pasos

Acceda desde cualquier lugar  
gracias al almacenamiento en nube



Visualice los datos con la app

Con detección **A3**  
**ATP+ADP+AMP**

**kikkoman**

Más fiable y sensible

A3 encuentra lo que otros pasan por alto



# CONVIERTA LA MONITORIZACIÓN DE LA HIGIENE EN UN HÁBITO PARA TODOS

Con la app, cualquiera puede comprobar la limpieza con facilidad



**Mida**

**Fácil de usar, resultados en 10 segundos**

**STEP 1**

### Pase el hisopo

Hisope la muestra e inserte el hisopo en el cuerpo principal



**STEP 2**

### Mida

Agite bien e inserte en el Lumitester



**STEP 3**

### Analice

Mediciones (RLU) mostradas en 10 segundos



**Entienda**

**App para la monitorización continua de múltiples datos**

Los datos registrados pueden mostrarse en series temporales si se realiza el registro con nuestra app especializada. Se crean gráficos automáticos con las tasas de aprobación de inspección y pueden visualizarse las mejoras. Los empleados serán más conscientes de la higiene y mantendrán un nivel más alto de limpieza ambiental, que promoverá una mayor confianza en su negocio



Consulte datos de serie temporal para Visualice puntuaciones de inspección



**Conecte**

**Datos multi-centro centralizados con gestión de datos en la nube**

Los datos se almacenan en la nube y puede accederse a ellos desde cualquier parte del mundo. También permite una detección y respuesta rápidas ante cualquier problema que pueda surgir.



## ■ Lumitester™ Smart Código de producto: 61234

Tiempo de medición	10 segundos
Salida de datos	RLU (unidades relativas de luz)
Alimentación	2 pilas alcalinas o recargables de níquel hidruro (AA)
Accesorios	2 pilas alcalinas (AA), cepillo de limpieza, cable USB, correa, Manual rápido

LuciPac™ A3 Surface	Código de producto: 60361	100 hisopos/kit
LuciPac™ A3 Water	Código de producto: 60365	100 hisopos/kit

Condiciones de almacenaje	2-8°C (No congelar)
25°C	14 días (Sin abrir)
30°C	5 días (Sin abrir)
Caducidad	15 meses después de la fecha de fabricación

- ✗ No use este artículo para propósitos diferentes a la monitorización de la higiene.
- ✗ LuciPac A3 y Lumitester Smart no deben usarse para el recuento general de bacterias vivas ni la detección de patógenos específicos.

✗ Use LuciPac A3 para Lumitester Smart , PD-30 o PD-20. No lo use para otros modelos.

## Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003, Japón  
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498  
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp  
 http://www.kikkomana3.com/  
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



✗ La información contenida en este folleto está sometida a cambios sin previo aviso.  
 © 2018 Kikkoman Corp. (15020181101)

Escanee para obtener más información sobre el Sistema de Monitorización de Higiene A3