



TERVEELLISEN TYÖYMPÄRISTÖN TAKAAMISEKSI

# Lumitester™ Smart

Hygienian seuranta kolmessa helppossa vaiheessa

Pääsy mistä tahansa pilvipalvelun avulla



Havainnollista tietoa sovelluksen avulla

Sisältää **A3** Havaitsemisen  
**ATP+ADP+AMP**

**kikkoman**

Luotettavampi ja herkempi

A3 löytää minkä muut jäävät löytämättä



# TEE HYGIENIAN TARKKAILUSTA TAPA KAIKKILLE

Sovelluksen avulla, kuka vain voi tarkistaa puhtauden helposti



**Mittaa** | Helppo käyttää, tulokset 10 sekunnissa

STEP 1

## Ota näyte

Ota näyte ja aseta pyyhkäisypuikko pääputkiloon



STEP 2

## Mittaa

Ravista hyvin ja aseta Lumitesteriin



STEP 3

## Analysoi

Mittaustulokset (RLU) saadaan 10 sekunnin kuluessa



**Ymmärrä** | Sovellus jolla voit seurata useita tietoja jatkuvasti

Tallennetut tiedot voidaan näyttää aikasarjoina rekisteröimällä erikois-sovellukseemme. Tarkastusten hyväksytyt-arvot näytetään kuvaajalla automaattisesti ja kehittyminen voidaan visualisoida. Työntekijät voivat olla tietoisempia hygieniasta ja pitää ympäristön erittäin puhtaana, mikä auttaa lisäämään luottamusta yritykseesi



Tarkkaile jokaisen tarkastuksen



Visualisoi tarkastuspiistemäärät



**Yhdistä** | Keskitetty monisivustodata ja pilvitietojen hallinta

Tiedot tallennetaan pilveen, ja niihin voi päästä käsiksi mistä päin maailmaa tahansa. Tämä antaa mahdollisuuden ongelmien nopeaan havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen.



## ■ Lumitester™ Smart Tuotekoodi: 61234

Mittausaika	10 sekuntia
Tuotetut tiedot	RLU (Suhteellinen valoyksikkö)
Virtalähde	2 ladattavaa alkali- tai nikkelihydridi-akkua (AA)
Tarvikkeet	2 alkaliparistoa (AA), puhdistusharja, USB - kaapeli, remmi, pikaopas

- ✗ Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin hygieniavalvontaan.
- ✗ Lucipac A3:a ja Lumitester Smartia ei tule käyttää yleisten elävien bakteerien laskemiseen tai tiettyjen patogeenien havaitsemiseen.

LuciPac™ A3 Surface	Tuotekoodi: 60361	100 pyyhkäisypuikkoa/paketti
LuciPac™ A3 Water	Tuotekoodi: 60365	100 pyyhkäisypuikkoa/paketti

Säilytysolosuhteet	2-8 °C (Älä pakasta)
25 °C	14 päivää (Avaamattomana)
30 °C	5 päivää (Avaamattomana)
Erääntymisaika	15 kuukautta valmistamispäivän jälkeen

- ✗ Käytä LuciPac A3:a vain Lumitester Smart, PD-30 tai PD-20 yhteydessä. Älä käytä sitä muilla malleilla.

## Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003 JAPAN  
 PUH: +81-3-5521-5481 FAKSI: +81-3-5521-5498  
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp  
 http://www.kikkomana3.com/  
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



✗ Tämän pikaoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.  
 © 2018 Kikkoman Corp. (15020181101)

Skannaa lisätietoja  
 A3 hygieniavalvontajärjestelmästä