

Lumitester Smart a LuciPac A3 / pero



Rychlá příručka

Tato rychlá příručka je určena k tomu, aby i prvouživatelé mohli pochopit, jak se Lumitester Smart a LuciPac A3 / pero používají a jak mohou usnadnit život. Správné užívání reagentů a produktu a zásady bezpečného zacházení s nimi najdete v příslušných příručkách. Návod k produktu si můžete stáhnout z následujícího odkazu: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Chytrější správa hygieny s užitím aplikace

- 1 Připojte inteligentní telefon nebo použijte specializovanou aplikaci „Lumitester“
- 2 Používejte specializovanou aplikaci „Lumitester“
- 3 Aplikace automaticky reflektuje výsledek inspekce. Snadno lze také pochopit trendy z minulosti.
- 4 Výsledky zkoušek jsou ukládány na cloud a lze je zobrazovat z více chytrých zařízení.

1 Obsah balení




2 Nastavení

Jak vložit baterie a zapnout nebo vypnout Bluetooth.

Uvnitř bateriového krytu se nachází držák baterie a vypínač Bluetooth. Tovární nastavení vypínače Bluetooth v zásilce je OFF („VYPNUTO“).

Chcete-li otevřít nebo zavřít kryt baterie

- 1 Stiskem tlačítka „PUSH“ („STLAČIT“) můžete stojan uvést do provozu.
- 2 Stiskem značků na krytu baterie kryt sejměte

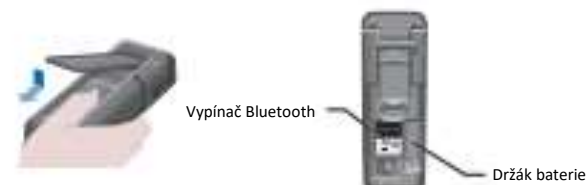

- 3 Až bude celá operace hotova, opět připevněte kryt baterií.

Umístění baterií

Vložte dvě nové alkalické baterie velikosti AA nebo dvě nabíjecí nikl-hydridové baterie velikosti AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.



Zapnutí a vypnutí Bluetooth

Chcete-li aplikaci propojit s inteligentním telefonem a/nebo tabletem, nastavte vypínač Bluetooth ON/OFF na ON („ZAPNUTO“). Na zobrazovací jednotce se zobrazí znaménko „Bluetooth ON“ („Bluetooth zapnutý“).



Pozor

- Pro jednotlivé země jsou vymezena pásma rádiových frekvencí a komunikační metody, které lze používat. V některých zemích je povinná registrace bezdrátových zařízení. Chcete-li znát seznam zemí, kde lze používat Bluetooth, navštivte níže uvedený web: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Pokud se nacházíte v zemi, která není uvedena níže, nastavte vypínač Bluetooth na OFF („VYPNUTO“).
- Bluetooth nezte použít k připojení k PC. Použijte prosím dodaný kabel USB.

Tato rychlá příručka popisuje měření pro připojení inteligentního telefonu nebo tabletu k produktu. Měření lze také provádět jen za pomoci produktu a „LuciPac A3 / pero“. Postup měření při připojení k PC nebo měření pomocí samotného produktu najdete v příručce oobknů.

Používání aplikace (zdarma)



- 1 Do inteligentního telefonu nebo tabletu si stáhněte aplikaci s kódem QR nebo s URL: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>



- 2 Spusťte aplikaci a pro konfiguraci aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce. Při prvním použití aplikace je vyžadována prvotní registrace. Registrovaní uživatelé se mohou přihlásit zadáním svého uživatelského ID a hesla.



- 3 Když se zobrazí obrazovka připojení chytrého zařízení, zapněte napájení produktu. Jestliže není Bluetooth zapnutý, zapněte jej



- 4 Na obrazovce aplikace vyberte výrobní číslo produktu. Umožňuje automatickou synchronizaci času a data a nastavení časových značek dat z měření.



- 5 Po navázání spojení se na indikátoru stavu zobrazí BLE.
- 6 Když se zobrazí domovská obrazovka, budou inteligentní telefon nebo tablet a produkt připraveny k použití.

Podrobnosti o aplikaci najdete v Nápovědě k aplikaci.

3 Jak provádět test tamponem



- 1 Stiskněte a chvíli podržte tlačítko napájení produktu.
- 2 Spusťte aplikaci, vyberte měřený bod a zahajte měření.
- 3 Proveďte tamponový test. (Podrobnosti o „LuciPac A3 / pero“ najdete v provozní příručce.)
- 4 Otevřete kryt měřicí komory a umístěte reagens do komory „LuciPac A3 / pero“.
- 5 Zavřete kryt měřicí komory a stiskněte START. Bude zahájeno měření. Po odpočítání se zobrazí výsledek měření.
- 6 Po měření „LuciPac A3 / pero“ vyjměte. Když nebude trubice „LuciPac A3 / pero“ vyňata z měřicí komory, chybový alarm bude nadále zvonit.

Když budete „LuciPac A3 / pero“ likvidovat, postupujte v souladu s místními předpisy.

4 Kontrola výsledku aplikací



- 1 Výsledek měření bude z produktu automaticky odeslán do chytrého telefonu nebo tabletu a zobrazen ve zkušební bodu aplikace.
- 2 Jestliže je u zkušební bodu nastavena hodnota zkušební značky, je možné okamžitě určit výsledek: vyhovující nebo nevyhovující.
- 3 V každém zkušební bodě se automaticky zobrazuje graf trendů.
- 4 Míru vyhovujících vzorků a grafy pro jednotlivé zkušební body lze zkontrolovat funkcí analýza v aplikaci.

*Obrazovky aplikace jsou ve vývoji.

Podrobnosti o aplikaci najdete v Nápovědě k aplikaci.

5 Bezpečnostní opatření pro bezpečné a řádné užívání

- Tento produkt je určen pro tamponový test ATP. K žádnému jinému účelu tento

Abyste se obeznámili s řádným užíváním produktu, pozorně si vše přečtěte.

Před použitím si musíte důkladně přečíst tuto část „Bezpečnostní pokyny pro bezpečné a řádné užívání“. Zde uvedená bezpečnostní upozornění pojednávají o důležitých bezpečnostních problémech, jakož i poruchách a závadách.

- ⚠ **Pozor** Pokud s produktem nebude pracováno řádně, může to přivodit úrazy nebo škody.
- 🚫 **Zakázáno** Označuje co se při manipulaci s produktem NESMÍ dělat.

⚠ Pozor	
<p>Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým</p>	<p>Produktu se nedotýkejte mokřými rukama. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým</p>
<p>Na displej ani na provozní panel nepřítlačujte ani o něj neotírejte tvrdé nebo ostré předměty. Mohlo by to způsobit</p>	<p>Nepoužívejte jiné baterie než doporučené (alkalické baterie velikosti AA nebo nabíjené nikl-hydridové baterie velikosti AA). Mohlo by to způsobit požár, úraz nebo</p>
<p>Při čištění na produkt neaplikujte organická rozpouštědla. Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým</p>	<p>Když budete produkt na delší dobu uskladňovat, vyjměte z něj baterie. Pokud tak neučiníte, mohou začít vytékat a vybuchnout.</p>
<p>Produkt nepoužívejte v místech vystavených přímému slunci, prachu nebo vysoké teplotě nebo vlhkosti. Mohlo by to způsobit požár nebo poruchu.</p>	<p>Produkt neumísťujte na místa, kde vzniká vysoká teplota (například poblíž ohně, poblíž topidla nebo na pánci slunce). Mohlo by to způsobit požár, popálení nebo poruchu.</p>

6 Poprodejní servis

Záruka

Doba záruky na Lumitester Smart je jeden rok od data zakoupení. Avšak v členských zemích EU, kde platí směrnice EU 1999/44/EC, je dva roky od data zakoupení. Jestliže v záruční době dojde k funkční závadě, provedeme buďto bezplatnou výměnu nebo dodáme náhradní součásti. Tato náhrada se však omezuje jen na funkční poruchy pocházející od závad na materiálu nebo na řemeslném zpracování tohoto produktu. Kromě toho prosím pamatujte na to, že na následující se záruka nevztahuje ani v záruční době.

- 1 Když není žádný dokument ani záznam, kterými by bylo možno prokázat datum nákupu.
- 2 Na ztrátu obsahu záznamů v důsledku nemožnosti zobrazit data paměti a data nastavení nebo je načíst do PC, a to bez ohledu na to, zda je nebo není přítomna závada.
- 3 Na žádnou závadu či škodu ani na žádný jiný způsobený provozem nebo užíváním produktu v rozporu s tím, co je popsáno v příručce pokynů, nedbalostí při používání, úpravami či jiným předělováním produktu, nebo vlivem přírodních pohrom vymykajících se lidské nadvládě.

Rozsah odškodnění za vady tohoto produktu se omezuje na odškodnění kryté touto částí o záruce, a odškodnění za veškeré jiné ztráty nebo škody, jako například za nepřímé nebo zvláštní ztrát nebo škody, není do rozsahu odškodného zahrnuto.

Z důvodu zlepšování výkonu se specifikace mohou kdykoli bez předchozího

Vydala:

Kikkoman Biochemifa Company
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japonsko
TEL.: +81-3-5521-5481 FAX.: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>