

Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen



Quick Manual

Denne Quick Manual er designet, så selv førstegangsbrugere kan forstå hvordan man anvender og oplever den nemme brug af Lumitester Smart og LuciPac A3/Pen. For korrekt anvendelse og forholdsregler ved reagent og produkt henvises til relevante manualer. Manualen til produktet kan downloades fra følgende link: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>


Kikkoman Biochemifa Company



Smartere hygiejnestyling med applikationen



1 Æsken indeholder

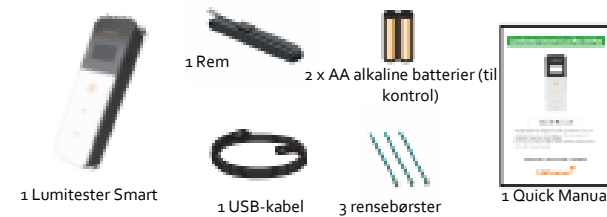


2 Opsætning

Montering af batterier og aktivering af Bluetooth ON/OFF

Batteriholder og Bluetooth ON/OFF-knap er placeret under batteridækslet. Fabriksindstillingen af Bluetooth ON/OFF-knappen er OFF.

Åbning/lukning af batteridækslet

- Tryk "SKUB" for at udløse støttebenet.
- Tryk på markeringen på batteridækslet for at fjerne dækslet.

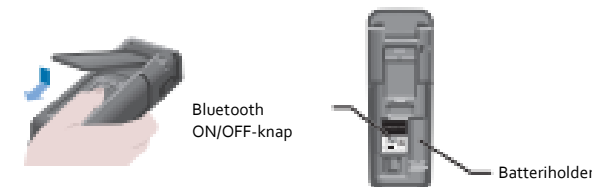

- Sæt dækslet på igen når hele processen er udført.

Monter batterierne

Isæt to nye AA alkaline-batterier eller to opladte AA nikkelhydrid-batterier, vær opmærksom på polariteten.



Bluetooth ON/OFF-knap

For at linke en applikation med en smartphone og/eller tablet, indstil Bluetooth ON/OFF-knappen på ON. Bluetooth ON vises på skærmen.



Vær opmærksom


- De radiofrekvensbånd og kommunikationsmetoder, der kan bruges, er defineret for hvert land. I nogle lande er registrering af trådløse enheder lovpligtigt. Se på websiden herunder for lande, hvor Bluetooth kan bruges: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- I lande, der ikke er med på listen, sættes Bluetooth-knappen til OFF.
- Bluetooth kan ikke bruges som forbindelse til en PC. Brug det medfølgende USB-kabel.

Denne Quick Manual beskriver måling, når smartphone og/eller tablet er tilsluttet til produktet. Målinger kan også foretages med produktet alene og en "LuciPac A3/Pen". For målinger med tilsluttet PC eller målinger med produktet alene, henvises til brugsanvisningen.

Brug af applikationen (gratis)



- Download applikationen via QR koden eller URL til smartphone eller tablet. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

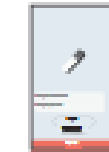

- Start applikationen og følg instruktionerne på skærmen for opsætning af applikationen. Registrering er påkrævet, når du bruger applikationen for første gang. Registrerede brugere kan logge på med deres ID og adgangskode.



- Når forbindelsesskærmen på den smarte enhed åbner, skal produktet tændes. Hvis Bluetooth ikke er ON, sæt det på ON på opsætningskærmen.



- Vælg produktets serienummer på applikationens skærm. Det giver mulighed for automatisk synkronisering af tid og dato, samt tidsstempel af måledata.



- Når forbindelsen er etableret, vises BLE på statusindikatoren.
- Applikationen viser startskærmen, og smartphone/tablet og produktet er klar til brug.

For flere detaljer om applikationen, se i Hjælp.

3 Sådan udføres en podetest



- Tryk og hold produktets afbryderknap et øjeblik.
- Start applikationen, vælg testpunkt og begynd måling.
- Udfør podetesten. (For detaljer om "LuciPac A3/Pen", se brugsanvisningen).
- Åbn dækslet til målekammeret og placer "LuciPac A3/Pen" i kammeret.
- Luk dækslet til målekammeret og tryk START. Målingen begynder. Måleresultatet vises efter nedtælling.
- Fjern "LuciPac A3/Pen" efter målingen. Når "LuciPac A3/Pen" røret ikke er fjernet fra målekammeret, vil fejlarmeren fortsætte med at lyde.

Følg lovgivningen når du bortskaffer "LuciPac A3/Pen".

4 Kontroller resultat med appen



- Måleresultatet bliver automatisk sendt fra produktet til smartphone eller tablet, og vises på applikationens testpunkt.
- Hvis der indstilles en benchmarkværdi på testpunktet, er det muligt straks at bestemme et godkendt/ikke-godkendt resultat.
- Et trendkort vises automatisk på hvert testpunkt.
- Godkendelsesraten og kortet for hvert testpunkt kan kontrolleres med applikationens analysefunktion.

*Applikationens skærbilleder er under udvikling.

For flere detaljer om applikationen, se i Hjælp.

5 Forholdsregler for sikker og korrekt brug

- Dette produkt er designet til ATP Podningstest. Brug ikke dette produkt til andet formål.

Læs grundigt for korrekt anvendelse af produktet.

Afsnittet "Forholdsregler for sikker og korrekt brug" skal læses grundigt før du bruger produktet. Forholdsreglerne der er anført her, påpeger vigtige sikkerhedsspørgsmål samt fejl og defekter.

- Vær opmærksom** Hvis produktet håndteres forkert, kan det føre til kvæstelser eller skader.
- Forbud** Påpeger, hvad der IKKE må gøres, når man bruger produktet.

Vær opmærksom

- | | |
|--|--|
| <p>Skil ikke produktet ad eller prøv at ombygge det. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller defekt.</p> | <p>Rør ikke ved det med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød eller defekt.</p> |
| <p>Skærm og panel må ikke trykkes eller gnides med hårde eller skarpe objekter. Det kan forårsage kvæstelser eller defekt.</p> | <p>Brug ikke andre batterier end de specificerede (AA alkaline batterier eller opladet AA nikkelhydrid-batterier). Det kan forårsage brand, kvæstelser eller defekt.</p> |
| <p>Påfør ikke organisk opløsningsmiddel for at rengøre produktet. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller defekt.</p> | <p>Fjern batterierne, hvis produktet skal opbevares i længere tid af gangen. Ellers kan det forårsage væskelækage eller sprængning.</p> |
| <p>Anvend eller opbevar ikke produktet i direkte sollys, støv og/eller ved høj temperatur/luftfugtighed. Det kan forårsage brand eller defekt.</p> | <p>Placer ikke produktet, hvor det bliver varmt (tæt ved ild, varmeapparat eller under direkte sol). Det kan forårsage brand, brandsår eller defekt.</p> |

6 Eftersalgs-service

Garanti

Garantiperioden for Lumitester Smart er et år fra købsdatoen. Men i EU-lande, hvor EU Direktiv 1999/44/EC gælder, er det to år fra købsdatoen. Hvis der opstår en defekt i garantiperioden, vil vi enten foretage en gratis reparation eller levere udskiftningsdele. Kompensation er dog begrænset til defekter, der opstår som følge af fejl i produktmaterialet eller i fremstillingen.

Vær klar over, at det følgende ikke er dækket af garantien, selv i garantiperioden.

- Når der ikke er et dokument, der kan bevise købsdatoen.
- Tabet af indhold som resultat af ikke at kunne vise eller uploade hukommelsesdata og indstillingsdata til en PC, uanset om en defekt eksisterer eller ej.
- Enhver fejl, skade eller andet tab opstået ved at anvende produktet i modsætning til, hvad der står i brugsanvisningen, uforsigtighed under brugen, modificering eller ombygning af produktet, eller under påvirkning af en naturkatastrofe, der er uden for menneskelig kontrol.

Omfanget af erstatning for fejl i dette produkt er begrænset til erstatning, der er dækket af denne garanti, og erstatning for andet tab eller skade, inklusive indirekte eller særlige tab eller skader, er ikke inkluderet i omfanget af skadeserstatning.

Af hensyn til forbedring af ydelsen kan specifikationer ændres uden varsel.

Udgivet af:

Kikkoman Biochemifa Company
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>