

Lumitester Smart & LuciPac



Εγχειρίδιο γρήγορης

Αυτό το Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ακόμη και πρωτόπειροι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν και να βιώσουν την άνεση των Lumitester Smart και LuciPac A3/Pen.

Για σωστή χρήση και προστασίας των αντιδραστηρίων και του προϊόντος, ανατρέξτε στα σχετικά εγχειρίδια.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Kikkoman Biochemifa



Εξυπνότερη διαχείριση της υγιεινής με τη χρήση της εφαρμογής

- 1 Συνδέστε με έξυπνο τηλέφωνο ή τάμπλετ.
- 2 Χρησιμοποιήστε την αποκλειστική εφαρμογή «Lumitester»
- 3 Η εφαρμογή αντικατοπτρίζει αυτόματα το αποτέλεσμα της επιθεώρησης. Οι προηγούμενες τάσεις επίσης γίνονται εύκολα
- 4 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποθηκεύονται στο νέφος και μπορούν να προβληθούν από πολλαπλές

1 Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 Lumitester Smart
- 1 μάντας
- 1 καλώδιο USB
- 2 αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA (ως έλεγχο)
- 3 βουρτσάκια καθαρισμού
- 1 εγχειρίδιο νοήνορας


2 Ρύθμιση

Πώς να τοποθετήσετε μπαταρίες και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth

Η βάση μπαταριών και ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF) του Bluetooth βρίσκονται μέσα στο κάλυμμα της μπαταρίας. Η εργοστασιακή ρύθμιση του διακόπτη Bluetooth

Για να ανοίξετε/κλείσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

- 1 Πατήστε «ΠΙΕΣΗ» (PUSH) για να βγει το στήριγμα.
- 2 Πατήστε το σημάδι στο κάλυμμα της μπαταρίας για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

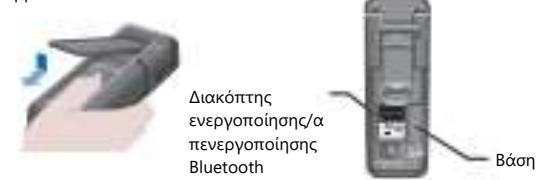

- 3 Τοποθετήστε εκ νέου το κάλυμμα της μπαταρίας όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες

Τοποθετήστε δύο νέες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA ή δύο φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μεγέθους AA, προσέχοντας τις

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Bluetooth

Για να συνδέσετε την εφαρμογή με έξυπνο τηλέφωνο ή/και τάμπλετ, βάλτε τον διακόπτη Bluetooth σε θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON).



Προσοχή

- Οι ζώνες ραδιοσυχνότητας και οι μέθοδοι επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθορίζονται για κάθε χώρα. Σε ορισμένες χώρες η καταγραφή των ασύρματων συσκευών ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο για χώρες όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Bluetooth. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Σε μια χώρα που δεν αναφέρεται παρακάτω, απενεργοποιήστε τον διακόπτη Bluetooth.
- Το Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε υπολογιστή. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Αυτό το Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης περιγράφει τη μέτρηση για τη σύνδεση ενός έξυπνου τηλεφώνου ή/και τάμπλετ με το προϊόν. Η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μόνο με την χρήση του προϊόντος και του «LuciPac A3/Pen». Για μέτρηση κατά τη σύνδεση με υπολογιστή ή μέτρηση με τη χρήση μόνο του προϊόντος, ανατρέξτε

Χρήση της εφαρμογής (δωρεάν)

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής με κωδικό QR ή διεύθυνση URL στο έξυπνο τηλέφωνο ή το τάμπλετ. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/>
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε την εφαρμογή. Απαιτείται αρχική εγγραφή όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να
- 3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης της έξυπνης συσκευής, θέστε σε λειτουργία το προϊόν. Εάν το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο, επιλέξτε τη ρύθμιση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON)
- 4 Επιλέξτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος στην οθόνη της εφαρμογής. Αυτό επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό της ώρας και της ημερομηνίας και τη χρονική
- 5 Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στην οθόνη εμφανίζεται
- 6 Όταν εμφανιστεί η αρχική οθόνη, το έξυπνο τηλέφωνο/τάμπλετ και το προϊόν είναι έτοιμα προς χρήση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα «Βοήθεια» εντός της

3 Πώς να εκτελέσετε εξέταση επιχρίσματος ATP

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγο το κουμπί λειτουργίας του προϊόντος.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή, επιλέξτε το σημείο έλεγχου και ξεκινήστε τη μέτρηση
- 3 Εκτελέστε την εξέταση επιχρίσματος ATP. (Για λεπτομέρειες σχετικά με το «LuciPac A3/Pen», ανατρέξτε στο εννεοίδιο λειτουργίας.)
- 4 Ανοίξτε το κάλυμμα του θαλάμου μέτρησης και τοποθετήστε το «LuciPac A3/Pen» στο θάλαμο.
- 5 Κλείστε το κάλυμμα του θαλάμου μέτρησης και πατήστε ENAPΣΗ (START). Η μέτρηση ξεκινά. Το αποτέλεσμα της μέτρησης εμφανίζεται μετά την αντίστροφη μέτρηση.
- 6 Αφαιρέστε το «LuciPac A3/Pen» μετά τη μέτρηση. Όταν το σωληνάριο «LuciPac A3/Pen» δεν αφαιρείται από τον θάλαμο μέτρησης, ο Ακολουθήστε τις τοπικές κανονιστικές ρυθμίσεις κατά την απόρριψη του «LuciPac A3/Pen»

4 Έλεγχος αποτελέσματος με την εφαρμογή

- 1 Το αποτέλεσμα της μέτρησης αποστέλλεται αυτόματα από το προϊόν σε έξυπνο τηλέφωνο ή τάμπλετ και εμφανίζεται στο σημείο έλεγχου της
- 2 Εάν μια τιμή - σημείο αναφοράς έχει οριστεί στο σημείο ελέγχου, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αμέσως αν το αποτέλεσμα είναι επιτυχία ή αποτυχία.
- 3 Ένα γράφημα τάσης εμφανίζεται αυτόματα σε κάθε σημείο ελέγχου.
- 4 Το ποσοστό επιτυχίας και το γράφημα για κάθε σημείο ελέγχου μπορούν να εξεταστούν με τη λειτουργία ανάλυσης της

*Οι οθόνες εφαρμογών βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στην

5 Προφυλάξεις για ασφαλή και ορθή χρήση

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εξέταση επιχρίσματος ATP (τριφωσφορικής αδενοσίνης). Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για καμιά άλλη χρήση. Διαβάστε προσεκτικά με σκοπό την ορθή χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ενότητα «Προφυλάξεις για ασφαλή και ορθή χρήση» πριν από τη χρήση του προϊόντος. Τα μηνύματα προφύλαξης που αναφέρονται εδώ αφορούν σημαντικά ζητήματα ασφάλειας, καθώς και αστοχίες

	Προσο	Ο μη σωστός χειρισμός του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές
	Απαγορεύ	Υποδεικνύει τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε κατά το χειρισμό του προϊόντος
	Προσο	
		Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή αστοχία.
		Μην πιέζετε και μην τρίβετε την οθόνη και τον πίνακα λειτουργίας με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα. Θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή αστοχία.
		Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από τις προκαθορισμένες (αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μεγέθους AA). Θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή αστοχία.
		Μην εφαρμόζετε οργανικό διαλύτη για να καθαρίσετε το προϊόν. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή αστοχία.
		Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σκάνη ή/και υψηλή θερμοκρασία/υγρασία. Θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή αστοχία.
		Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
		Μη χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από τις προκαθορισμένες (αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μεγέθους AA). Θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή αστοχία.
		Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το προϊόν πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί διασάλευση και έκρηξη.
		Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία φτάνει σε υψηλά επίπεδα (κοντά σε φωτιά, κοντά σε θερμαντικό σώμα ή κάτω από τον καυτό ήλιο). Θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

6 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Εγγύηση

Η περίοδος της εγγύησης για το Lumitester Smart είναι ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς. Ωστόσο, σε κράτη μέλη της ΕΕ όπου ισχύει η οδηγία 1999/44 της ΕΕ, η εγγύηση είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα πραγματοποιήσουμε επισκευή χωρίς χρέωση ή θα παράσχουμε ανταλλακτικά. Ωστόσο, η αποζημίωση περιορίζεται σε δυσλειτουργίες που οφείλονται σε ελαττώματα στο υλικό ή στην κατασκευή αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι τα ακόλουθα δεν καλύπτονται από την εγγύηση ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης.

- 1 Όταν δεν υπάρχει έγγραφο ή αρχείο που να είναι σε θέση να επικυρώσει την ημερομηνία αγοράς.
- 2 Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ελάττωμα ή όχι, η απώλεια περιεχομένου εγγραφής ως αποτέλεσμα της αδυναμίας προβολής ή φόρτωσης, σε έναν υπολογιστή των δεδομένων από τη μνήμη και τις ρυθμίσεις.
- 3 Οποιαδήποτε αστοχία ή ζημιά ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια που προκλήθηκε από τη λειτουργία ή τη χρήση του προϊόντος αντίθετες με αυτό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, από απρόσεκτη χρήση, από τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη αναδιαμόρφωση αυτού του προϊόντος, ή από έκθεση σε φυσικές καταστροφές πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Το εύρος της αποζημίωσης για αστοχία αυτού του προϊόντος περιορίζεται στην αποζημίωση που καλύπτεται από αυτήν την ενότητα εντύπωσης και η αποζημίωση για

Για τους σκοπούς βελτίωσης της απόδοσης, οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Εκδότης:
Kikkoman Biochemifa Company
 2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
 Τηλ: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>