

Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen



Hızlı Kılavuz

Bu Hızlı Kılavuz, ilk defa kullananların bile Lumitester Smart ve LuciPac A3/Pen'i nasıl kullanacaklarını ve deneyimleyeceklerini kolayca anlayabilmeleri için hazırlanmıştır. Reaktiflerin ve ürünün doğru kullanımı ve uyarılar için ilgili kılavuzlara bakın. Ürünün kullanım kılavuzu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Uygulamayı kullanarak daha akıllı hijyen yönetimi


1 Akıllı telefona veya tablete

2 Özel "Lumitester" uygulamasını kullanın.

3 Uygulama otomatik olarak denetim sonucunu yansıtır. Önceki trendler de kolaylıkla anlaşılabilir.

4 Test sonuçları buluttaki depoya kaydedilir ve bu sonuçlar çeşitli akıllı cihazlardan görülebilir.

1 Paket içeriği

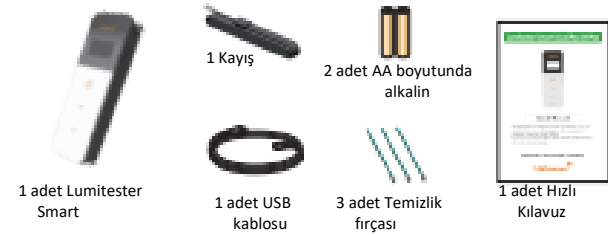


2 Kurulum

Pilleri yerleştirip çıkarmak ve Bluetooth'u AÇIK/KAPALI konuma getirmek
Pil yuvası ve Bluetooth AÇMA/KAPAMA düğmesi pil kapağının içinde yer almaktadır. Bluetooth AÇMA/KAPAMA düğmesinin konumu, fabrika çıkışı ayarı olarak KAPALI durumdadır.

Pil kapağını açmak/kapamak

- 1 Ayaklığı açmak için "IT" (PUSH) bölümüne basın.
2 Kapağı çıkarmak için pil kapağı üzerindeki isarete basın.

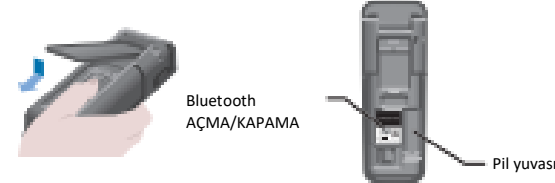


- 3 Tüm işlem tamamlandığında pil kapağını yeniden takın.

Pilleri yerleştirin

Kutulara dikkat ederek iki adet AA tipi kalem pili veya şarj edilebilir AA tipi nikel hidrit pili yerleştirin.

Bluetooth AÇMA/KAPAMA

Uygulamayı bir akıllı telefona ve/veya tablete bağlamak için Bluetooth AÇMA/KAPAMA düğmesini AÇIK konuma getirin. Gösterge panelinde Bluetooth AÇIK işareti görünür.

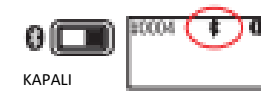

Dikkat

- Kullanılabilecek radyo frekansı bantları her ülke için tanımlanmıştır. Bazı ülkelerde kablosuz cihazların kayıt ettirilmesi zorunlu olabilir. Bluetooth'un kullanılabilmesi için aşağıdaki web sitesine bakın. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Bir ülke aşağıda listelenmemişse Bluetooth düğmesini KAPALI konuma getirin.
- Bluetooth, bir bilgisayara bağlanmak için kullanılamaz. Lütfen ürünle verilen USB kablosunu kullanın.

Bu Hızlı Kılavuz, ölçüm için akıllı telefon ve/veya tabletin ürüne nasıl bağlanacağını açıklamaktadır. Ölçüm ayrıca yalnızca ürün ve "LuciPac A3/Pen" kullanılarak yapılabilir. Bir bilgisayarla bağlantılı şekilde ölçüm yapmak veya yalnızca ürünü kullanarak ölçüm yapmak için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Uygulamayı Kullanmak (ücretsiz)

1 Uygulamayı, QR kodu veya URL kullanarak akıllı telefona veya tablete indirin. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

2 Uygulamayı çalıştırın ve uygulama kurulumu için ekrandaki talimatları takip edin. Uygulamayı ilk kez kullanacaksanız tek sefere mahsus olmak üzere kayıt yapılması gereklidir. Kayıtlı kullanıcılar kimliklerini ve parolalarını kullanarak oturum açabilirler.

3 Akıllı cihaz bağlantı ekranı görüldüğünde ürünün gücünü açın. Bluetooth AÇIK değilse kurulum ekranında bunu AÇIN.

4 Uygulama ekranında ürünün seri numarasını seçin. Ölçüm verisinin saat ve tarih bazında otomatik olarak eşzamanlanması ve zaman damgası

5 Bağlantı kurulduğunda ürün, durum göstergesinde BLE mesajı görüntülenir.

6 Ana Sayfa Ekranını görüldüğünde, akıllı telefon/tablet ve ürün kullanıma hazırdır.

Uygulamaya dair detaylar için uygulama içerisindeki Yardım'a bakın.

3 Çubuk testini gerçekleştirmek

1 Ürünün güç tuşuna kısa süreliğine basılı tutun.

2 Uygulamayı başlatın, test noktasını seçin ve ölçüme basılsın.

3 Çubuk testini gerçekleştirin. ("LuciPac A3/Pen"e dair detaylar için çalıştırma kılavuzuna bakın.)

4 Ölçüm odası kapağını açın ve "LuciPac A3/Pen"i odaya yerleştirin.

5 Ölçüm odası kapağını kapatın ve BAŞLAT'a basın. Ölçüm başlar. Geri sayım sonunda ölçüm sonucu görüntülenir.

6 Ölçüm sonrasında "LuciPac A3/Pen"i çıkarın. "LuciPac A3/Pen" tüpü ölçüm odasından çıkarılmadığında hata alarmı çalmaya başlayacaktır.

*"LuciPac A3/Pen"i atarken yerel mevzuatlara uyun.

4 Sonucu uygulamayla kontrol etmek

1 Ölçüm sonucu üründen akıllı telefona veya tablete otomatik olarak gönderilir ve uygulamanın test noktasında gösterilir.

2 Bir test noktasında bir seviye değeri belirlendiyse bir geçi veya başarısız sonucunu hemen görmek mümkündür.

3 Trend çizelgesi her bir test noktasında otomatik olarak gösterilir.

4 Her bir test noktası için geçi oranı ve çizelge, uygulamanın analiz fonksiyonuyla kontrol edilebilir.

*Uygulama ekranları da geliştirme

Uygulamaya dair detaylar için uygulama içerisindeki Yardım'a bakın.

5 Güvenli ve uygun kullanım için önlemler

- Bu ürün, ATP Çubuk Testi için tasarlanmıştır. Ürünü başka bir amaç için kullanmayın.

Lütfen ürünün düzgün kullanımına dair bilgileri dikkatli şekilde okuyun.

Bu "güvenli ve düzgün kullanım için önlemler" bölümü, ürün kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Burada belirtilen önlem mesajları, önemli güvenlik sorunlarının yanı sıra hatalar ve arızalarla alakalıdır.

- Dikkat** Ürünü yanlış bir şekilde kullanılması yaralanmalara veya hasarlara sebep olabilir.
- Yasak** Ürünü kullanırken nelerin YAPILMAMASI gerektiğini belirtir.

Dikkat	
Ürünü demonte etmeyin veya modeli üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde yangın	Ürüne ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden
Ekranı ve çalıştırma panelini itirmeyin veya bunları sert veya keskin nesnelere çizmeyin. Yaralanmaya veya arızaya sebep olabilir.	Belirtilen pillerden (AA tipi kalem piller veya şarj edilebilir AA tipi nikel hidrit piller) başka türde pil kullanmayın. Farklı tipte pil kullanmak yangına, yaralanmaya veya arızaya sebep
Ürünü temizlemek için organik çözücüler kullanmayın. Yangın, elektrik çarpması veya hasar ortaya	Ürün uzun süre boyunca kullanılmayacaksa pilleri çıkarın. Aksi takdirde sıvı sızıntısı ve patlama gerçekleşebilir.
Ürünü, doğrudan güneş ışığına, toza ve/veya yüksek sıcaklıklara/neme maruz kalacak yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Yangına veya arızaya	Ürünü, sıcaklığın yüksek olabileceği (ateş yakını, ısıtıcı yanı veya kavurucu sıcak altında) yerlere yerleştirmeyin. Yangına, yanıklara veya arıza neden olabilir.

6 Satış Sonrası Hizmet

Garanti

Lumitester Smart'ın garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren bir yıldır. Ancak, AB Direktifi 1999/44/EC'nin yürürlükte olduğu AB üye devletlerinde bu süre, satın alma tarihinden itibaren iki yıldır.

Garanti süresi içerisinde bir arıza gerçekleşirse ücretsiz onarım ya da ücretsiz değişim işlemlerinden birini gerçekleştireceğiz.

Fakat garanti kapsamı, bu ürünün malzemesinde ortaya çıkan veya imalat kaynaklı kusurların yol açtığı arızalarla sınırlıdır.

Buna ek olarak, aşağıdaki unsurların garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

- Satın alınan tarihi kanıtlayan bir belge veya kayıt olmadığında.
- Bir kusurun olup olmaması fark etmeksizin, bellek verilerinin veya ayar verilerinin görüntülenmemesi veya bilgisayara yüklenmemesi sebebiyle yaşanan kayıt içerik kayıpları.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara ve talimatlara aykırı kullanımdan, kullanımda dikkatsizlikten, ürün üzerinde değişiklik veya başka bir tadilat yapılmasından veya kişilerin kontrolü dışında yaşanan doğal afetlerden kaynaklanan her türden arıza veya hasar veya diğer kayıplar.

Bu ürünün arızalanması neticesinde tazminat kapsamı bu garanti bölümünün belirttiği kapsam içerisindeki tazminatla sınırlıdır ve dolaylı veya özel kayıplar veya hasarlarla sınırlı kalmayacak şekilde diğer her türlü kayıp veya hasarın tazminatı, sözü edilen tazminat kapsamında

Performans iyileştirme amaçları doğrultusunda teknik özellikler haber verilmeksizin

Yayıncı:

Kikkoman Biochemifa Company
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japonya
TEL: +81-3-5521-5481 FAKS: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>