

Lumitester Smart та LuciPac A3/Pen



Швидкий

Цей швидкий посібник розроблений таким чином, що навіть недосвідчені користувачі можуть зрозуміти, як користуватися пристроєм та відчутти зручність Lumitester Smart та LuciPac A3 / Pen. Зверніться до відповідних посібників для отримання інформації щодо правильного використання та дотримання запобіжних заходів щодо реагентів та виробу. Інструкцію з експлуатації виробу можна завантажити за таким посиланням: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Розумніше управління гігієною за допомогою

- Підключіться до смартфона або
- Використовуйте спеціальну програму «Lumitester».
- Програма автоматично відображає результат перевірки. Тенденції минулого також можна легко зрозуміти.
- Результати тестування зберігаються в хмарному сховищі та можуть бути переглянуті з декількох смартфонів.

1 Вміст упаковки

- 1 Lumitester Smart
- 1 ремінець
- 2 лужні батарейки розміру AA
- 1 USB-кабель
- 3 Щітки для
- 1 Швидкий посібник

2 Налаштування

Як вставити батареї та увімкнути / вимкнути Bluetooth

Тримач акумулятора та перемикач УВІМК/ВИМК Bluetooth розташовані всередині кришки акумулятора. Заводські налаштування відвантаження

Щоб відкрити / закрити кришку акумулятора

- Натисніть «ПОСУНУТИ», щоб розгорнути стэнд.
- Натисніть позначку на кришці акумулятора, щоб зняти кришку



- Після завершення всієї операції знову встановіть кришку акумулятора.

Розмістіть батареї

Вставте дві нові лужні акумуляторні батареї типу AA або дві заряджені нікель-гідридні батареї типу AA, звертаючи увагу на полярність.

Перемикач Bluetooth УВІМК/ВИМК

Щоб зв'язати програму зі смартфоном та / або планшетом, встановіть перемикач УВІМК/ВИМК Bluetooth у положення УВІМК. На дисплеї з'являється знак Bluetooth УВІМК.

Попередження

- Діапазони радіочастот та способи зв'язку, які можна використовувати, визначені для кожної країни. У деяких країнах реєстрація бездротових пристроїв може бути обов'язковою. Зверніться до веб-сайту нижче, щоб отримати інформацію щодо країн, де можна використовувати Bluetooth. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart> У країні, не зазначеній нижче, встановіть перемикач Bluetooth у положення ВИМК.
- Bluetooth не можна використовувати для під'єднання до ПК. Будь ласка,

Цей швидкий посібник описує вимірювання для під'єднання смартфона та / або планшета до виробу. Вимірювання також можна проводити, використовуючи лише виріб та «LuciPac A3 / Pen». Для вимірювання під час зв'язку з ПК або вимірювання з використанням лише виробу, див. Інструкцію з експлуатації.

Використання програми (безкоштовно)

- Завантажте програму з QR-кодом або URL-адресою на смартфон або планшет. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Запустіть програму та дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб налаштувати програму. Початкова реєстрація необхідна при першому використанні програми. Зареєстровані користувачі можуть увійти, ввівши свій ідентифікатор та пароль.
- Коли з'явиться екран під'єднання смартфонів, увімкніть живлення виробу. Якщо Bluetooth не увімкнено, увімкніть його на екрані налаштування.
- Виберіть серійний номер виробу на екрані програми. Це дозволяє автоматично синхронізувати час та дату та позначення часу вимірювальних
- Коли з'єднання встановлено, на індикаторі стану відобразиться BLE.
- Коли з'явиться головний екран, смартфон / планшет і виріб готові до використання.

Для отримання детальної інформації про програму зверніться до довідки в програмі.

3 Як проводити тампонний тест

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення виробу деякий час.
- Запустіть програму, виберіть тестову точку та розпочніть вимірювання.
- Виконайте тампонний тест (Докладніше про «LuciPac A3 / Pen» див. у посібнику з експлуатації.)
- Відкрийте кришку вимірювальної камери та помістіть «LuciPac A3 / Pen» у камеру.
- Закрийте кришку вимірювальної камери та натисніть ПУСК. Починається вимірювання. Результат вимірювання відображається після
- Видаліть «LuciPac A3/Pen» після вимірювання. Якщо трубку «LuciPac A3 / Pen» не виймати із вимірювальної камери, сигнал про помилку триватиме.

Під час утилізації «LuciPac A3 / Pen» дотримуйтеся норм, встановлених

4 Перевірка результату за допомогою

- Результат вимірювання автоматично надсилається з виробу на смартфон або планшет і відображається на тестовій точці програми.
- Якщо в тестовій точці встановлено Контрольне значення, можна негайно визначити результат пройдено/не пройдено.
- Графік тенденцій автоматично відображається на кожній тестовій точці.
- Коефіцієнт проходження та діаграму для кожної Тестової точки можна перевірити за допомогою функції аналізу програми.

*Екрани програм в стадії розробки.

Для отримання детальної інформації про програму зверніться

5 Заходи безпечного та правильного

- Цей виріб призначений для тампонного тесту АТР. Не використовуйте цей виріб для будь-яких інших цілей.
- Будь ласка, уважно прочитайте для правильного використання виробу.

Розділ «Заходи безпеки та правильного використання» слід уважно прочитати перед використанням виробу. Перелічені тут застереження стосуються важливих питань безпеки, а також збоїв та несправностей.

- Попере** Неправильне поводження з виробом може призвести до травм або
- Заборонен** Вказує, що НЕ слід робити під час роботи з виробом.

Попере	
Не розбирайте та не модифікуйте виріб. Це може спричинити пожежу, ураження	Не торкайтесь мокриими руками. Це може спричинити ураження електричним
Не натискайте на дисплей та панель керування твердими або гострими предметами та не протирайте їх.	Не використовуйте інші батареї, крім зазначених (лужні батареї типу AA або нікель-гідридні батареї типу AA). Це може спричинити пожежу, травму або
Не застосовуйте органічний розчинник для очищення виробу. Це може спричинити пожежу, ураження	Вийміть батареї, якщо виріб слід зберігати протягом тривалого періоду часу. Якщо цього не зробити, це може спричинити витік
Не використовуйте і не зберігайте виріб у місцях, що піддаються дії прямих сонячних променів, пилю та / або високої температури / вологості.	Не розміщуйте виріб у місцях, де висока температура (поблизу вогню, біля нагрівача або під палючим сонцем). Це може спричинити пожежу, опік або

6 Післяпродажне обслуговування

Гарантія

Термін гарантії на Lumitester Smart становить один рік з дати придбання. Однак у країнах-членах ЄС, де діє Директива ЄС 1999/44 / ЄС, вона становить два роки з дати придбання. Якщо під час гарантійного терміну виникне несправність, ми виконаємо безкоштовний ремонт або надамо запчастини. Однак компенсація обмежується несправностями, що виникають внаслідок дефектів матеріалу цього виробу, або виробництва. Окрім того, будь ласка, зверніть увагу, що на наступне не поширюється гарантія навіть протягом періоду компенсації.

- Якщо відсутній документ або запис, які можуть підтвердити дату придбання.
- Незалежно від того, чи існує дефект чи ні, втрата вмісту запису в результаті неможливості відобразити чи завантажити на ПК дані пам'яті та дані налаштувань.
- З Будь-яка несправність або пошкодження, або будь-яка інша шкода, спричинена експлуатацією або використанням виробу, що суперечать описаному в інструкції з експлуатації, необережність при використанні, модифікації або будь-яке інше перероблення цього виробу, або такі, що виникли внаслідок стихійного лиха, що не залежить від людини.

Обсяг відшкодування за несправність цього виробу обмежений відшкодуванням, яке охоплюється цим розділом гарантії, а відшкодування будь-яких інших збитків або

Для покращення продуктивності технічні характеристики можуть змінюватися без

Виробник:
Kikkoman Biochemifa Company
 2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPAN (Токіо, ЯПОНІЯ)
 Тел : +81-3-5521-5481 ФАКС : +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>